



Sterile, gebrauchsfertige, mit 70 % v/v IPA getränkte Tücher zur Desinfektion von Flächen in Reinräumen.

## perform® sterile wipes IPA

### Unser Plus

- schnell, effektiv und rückstandsfrei
- 20 gebrauchsfertige getränkte Tücher
- steril und doppelt umverpackt
- geeignet für Reinraumklasse A/B, ISO Klasse 5/6
- niedrige Partikelabgabe
- farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

### Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinräumen. Besonders für Bereiche der Reinheitsklassen A und B, entsprechend:

- Anhang 1 zum EG-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009.
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current Good Manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, September 2004.

### Anwendungshinweise

Gegenstände und Flächen mit perform® sterile wipes IPA wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Das Produkt trocknet schnell von der Oberfläche ab. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z. B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden. Die Wischreichweite ist abhängig von der Beschaffenheit der zu desinfizierenden Fläche und den Umgebungsbedingungen.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
<b>bakterizid</b> <i>EN1276, EN13697</i>	gebrauchsfertig	1 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
<b>levurozid</b> <i>EN1650, EN13697</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
<b>fungizid</b> <i>EN1650, EN13697</i>	gebrauchsfertig	15 Min.
<b>begrenzt viruzid</b> (inkl. HIV, HBV und HCV) <i>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie</i>	gebrauchsfertig	30 Sek.



# perform® sterile wipes IPA

## Produktdaten

Zusammensetzung:  
100 g enthalten: 63,1 g Propan-2-ol (entspricht 70 % (v/v)).

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,88 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	22 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	Nicht anwendbar
Viskosität, dynamisch	> 2,5 mPa*s / 20 °C / Rohstoff

## Besondere Hinweise

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Der in perform® sterile wipes IPA enthaltene Alkohol entspricht der pharmazeutischen Qualität gemäß Ph. Eur.

BAuA Reg.-Nr. N-44181 / N-59159

Schweizer Zulsassung: CHZN2730

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform® sterile wipes IPA 20 pc Beutel	20/Karton	121103

## Verwandte Produkte

- perform® sterile alcohol EP
- perform® sterile alcohol IPA
- perform® sterile alcohol IPA WFI
- perform® sterile dry wipes
- perform® sterile mix dry wipes
- perform® sterile premium dry wipes

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.