



Sterile, reinraumgerechte dry wipes

## perform<sup>®</sup> sterile dry wipes

### Unser Plus

- partikelarm
- geeignet für Reinraumklasse A/B
- flexibler Einsatz für die Produkte der perform<sup>®</sup>-Linie
- doppelt umverpackt in 10er-Einheiten im wiederverschließbaren Softpack

### Anwendungsgebiete

Für Desinfektions- und Reinigungsarbeiten, bei denen die Verwendung von besonders partikelarmen Tüchern erforderlich ist. Besonders für die Bereiche der Reinraumklassen A/B, ISO Klasse 5 geeignet.

### Anwendungshinweise

Desinfektions-/Reinigungsmittel auf das Tuch aufbringen und Gegenstände und Flächen wischen. Auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen.

Die Verträglichkeit der perform<sup>®</sup> sterile dry wipes wurde mit allen sterilen Desinfektionsmitteln der perform<sup>®</sup>-Linie getestet. Hierbei wurde insbesondere die chemische Stabilität der Desinfektionsmittelwirkstoffe in Gegenwart des Tuchmaterials bewertet.

Folgende Produkte der perform<sup>®</sup>-Linie sind kompatibel:

- perform<sup>®</sup> sterile alcohol EP
- perform<sup>®</sup> sterile alcohol IPA
- perform<sup>®</sup> sterile PAA
- perform<sup>®</sup> sterile concentrate PAA
- perform<sup>®</sup> sterile concentrate OXY
- perform<sup>®</sup> sterile concentrate QB
- perform<sup>®</sup> sterile concentrate Q2

Für detaillierte Angaben zur Testmethode und den Testparametern (z.B. Kontaktzeiten) wenden Sie sich an uns.



# perform® sterile dry wipes

## Produktdaten

### Material:

- Polyester, Verbundmonofilament

### Tuchgröße:

- ca. 30 x 30 cm

### Tuchdicke:

- 0,62 - 0,65 mm

### Tuchränder:

- Laser versiegelt

### Flächenmasse:

- 130 g/m<sup>2</sup>

### Flüssigkeitsaufnahme:

- 635 %

### Sterilität:

- durch  $\gamma$ -Bestrahlung

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform® sterile dry wipes 10 STK / Beutel	10/Karton	100082

## Verwandte Produkte

- perform® sterile alcohol EP
- perform® sterile alcohol IPA
- perform® sterile alcohol IPA WFI
- perform® sterile cleaner ND
- perform® sterile concentrate OXY
- perform® sterile concentrate PAA
- perform® sterile concentrate Q2
- perform® sterile concentrate QB
- perform® sterile mix dry wipes
- perform® sterile PAA
- perform® sterile premium dry wipes

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick aller Produkte unserer perform® Produktlinie finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com) Für Ihre

individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Tel.: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.